

# 上海科技大学 大型仪器共享平台 客户端安装手册

图书信息中心  
2019年11月21日

## 【目录】

|             |   |
|-------------|---|
| 一 安装环境..... | 3 |
| 二 安装步骤..... | 4 |

# 一 安装环境

## 1. 适用环境


适用 windowsXP SP1、windowsXP SP2、windowsXP SP3、windows7、windows8、windows10，不支持 windows VISTA、windows98、windows2000。

## 2. 软件准备

GLogon-2.10.2-zh-WithUpdater.exe、GLogon-2.10.2-en-WithUpdater.exe、vcredist\_x86.exe（windows XP 系统安装前需要安装此插件，其余微软系统不需要此插件）



## 3. 软件下载位置

登陆大仪系统进入文件系统，点击 public 进入。

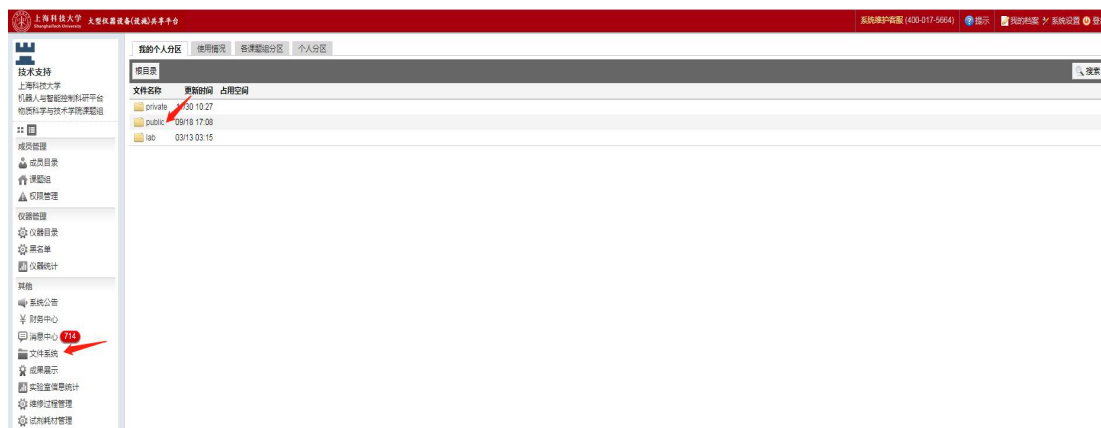

## 二 安装步骤

1. 下载对应仪器授权文件，在仪器目录内找到需要安装客户端仪器，点击修改，进入使用设置。

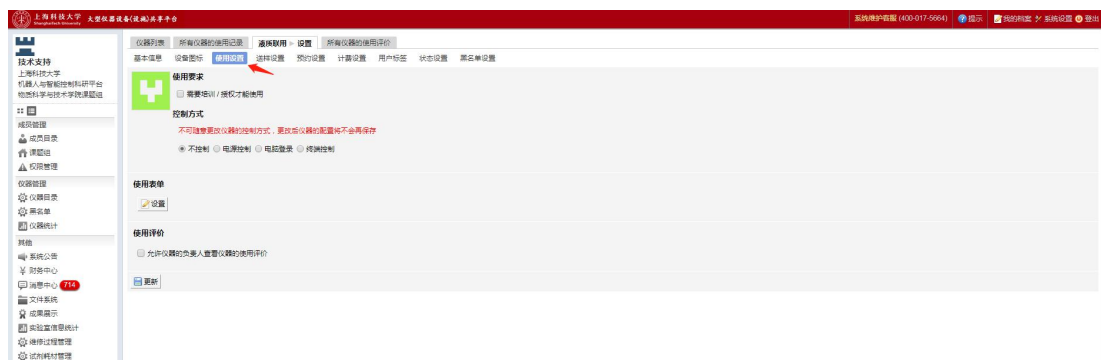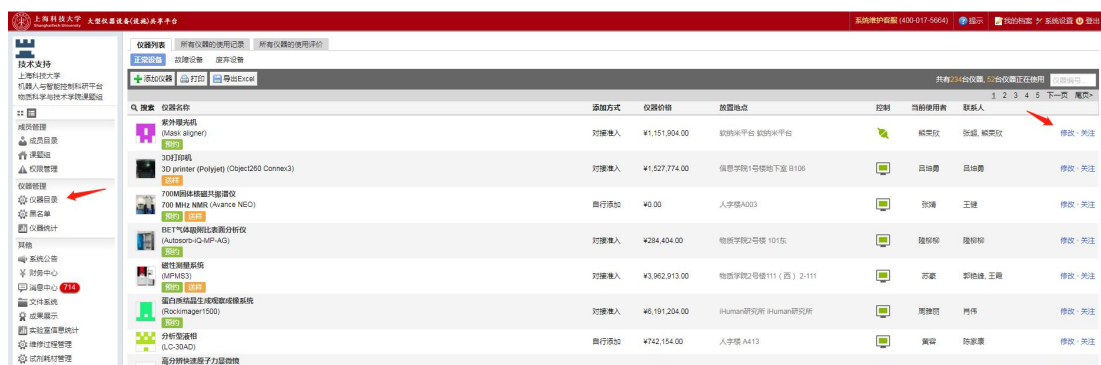


2. 将不控制改为电脑登录，点击更新，下载授权文件（PS：建议将授权文件放置在桌面，此授权文件只能保存 5 分钟，超出将无法使用。）



3. 根据 windows 系统语言环境选择客户端中文版与英文版安装，中文版为 GLogon-2.10.2-zh-WithUpdater.exe，英文版为 GLogon-2.10.2-en-WithUpdater.exe，双击对应安装文件出现如下界面。



4. 点击下一步至如下界面。

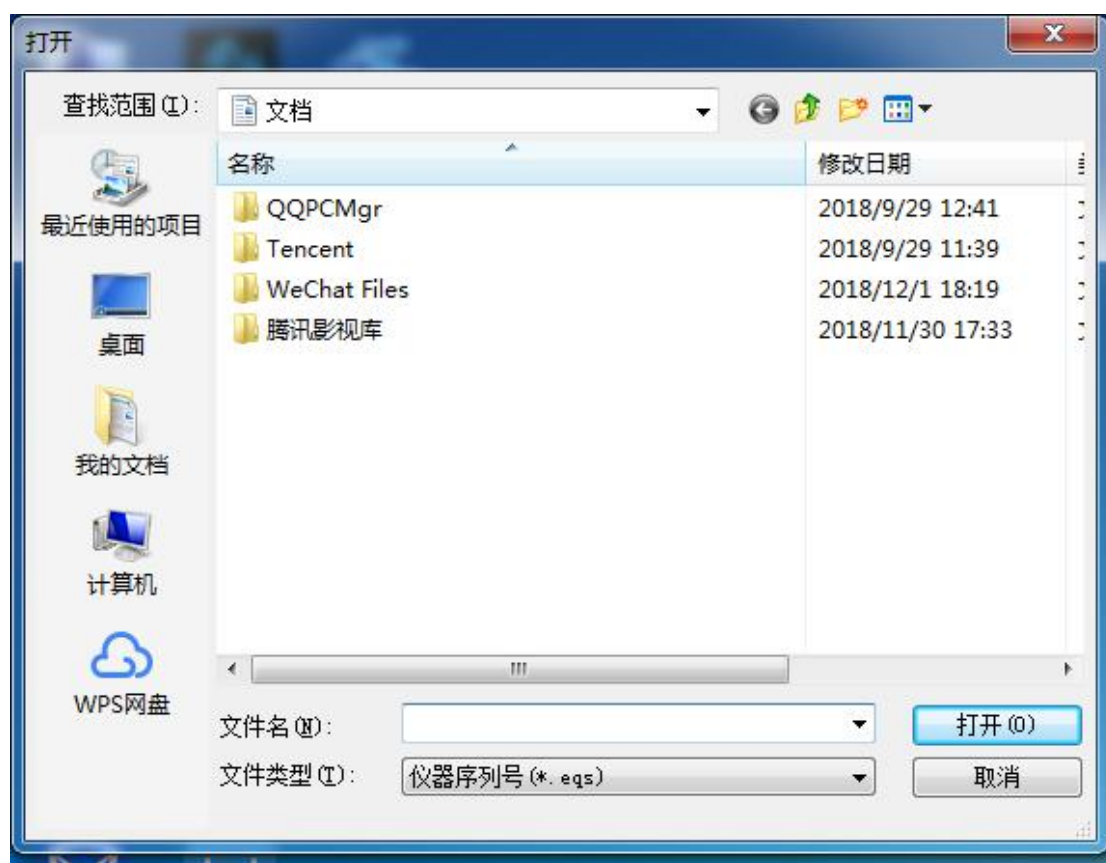

5. 选择授权文件存放目录点击打开，安装完成，完成后系统自动进入登录界面则安装成功。

